

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI ANALITYCZNEJ

- Wagi są typu półautomatycznego, tzn. **odważniki gramowe nakłada się ręcznie**, na prawą szalkę (1) a odważniki setki i dziesiątki miligramów - za pomocą bębnowych urządzeń mechanicznych (2).
- Przed włączeniem wagi sprawdzić, **czy szalki nie są obciążone oraz czy pokrętła bębnowe są ustawione "na zero"**.
- Wagę włączyć i pokrętłem pod skalą ustawić **punkt zerowy** na oświetlonej skali (3).
- Przy **włączonej wadze** (gdy skala jest oświetlona) niedopuszczalne jest jakiegokolwiek manipulowanie: dotykanie ważonego przedmiotu lub odważników, zmiany położenia bębnowych nastawczych.
- Ważenie rozpocząć od dziesiątek gramów, następnie pojedynczych gramów, setek miligramów itd.
- Szybki ruch oświetlonej skali w kierunku "+" oznacza konieczność **dodania** odważników (czyli, że masa ważona jest większa od masy aktualnie nałożonych odważników).
- Należy szczególnie uważnie wpisywać kolejne cyfry kolejnych przybliżeń dziesiętnych w **odpowiednie** miejsca dziesiętne.

- 1- Szalka z odważnikami
- 2- Pokrętła bębnowe
- 3- Dodatkowa podświetlana skala
- 4- Dźwignia aretowania/blokowania wagi

